

SAT-500

盐分分析仪

简单、迅速、
高精度



（食品生产线质量管控中的测盐专家）

SAT-500只需用移液器注入样品,即可测量盐分(氯化物浓度)。而且从测量开始到数据输出仅需约25秒。

以食品生产线质量管控为首,为HACCP节省劳力,同时凭借高可靠性提供多种功能。

SAT-500 盐分分析仪

测量步骤



特性

● 操作简单

测量只需将样品(溶液)注入电解液(专用烧杯)。

● 快速测量

使用1%NaCl标准溶液, 从测量开始到数据输出仅需约25秒。

● 高精度测量

使用20 μ L移液器注入1%NaCl标准液时, 可以测量C.V.值0.5%以下。

● 可使用相同电解液(专用烧杯)进行连续测量

1%NaCl(使用20 μ L移液器时)可以测量约100次以上, 酱油(使用2 μ L移液器时)可以测量约50次。

● 电解液更换警告功能

通过屏幕显示, 清楚电解液的更换时间, 由此始终可以保持稳定的测量。

● 不受着色剂等的影 响, 可稳定测量

莫尔法(指示剂法)在电解终点检测时会受到样品着色剂影响。而SAT-500几乎不受着色剂的影响, 可稳定测量。

● 还能直接显示固体样品中的盐分浓度

对于固体样品和粘性样品, 只需稀释调制成溶液方能测量。通过预先设置稀释倍率, 可直接显示/打印固体中的盐分浓度。

● 丰富的统计计算功能


可执行每n次的平均值打印、内存数据的统计计算(平均值、标准偏差, C.V.值)的手动打印。

● 300条内存数据, 轻松管理数据

可存储300条测量数据。选配数据采集软件FT G-LOG2, 还可以将内存数据以CSV格式导入电脑。通过市售统计软件轻松管理数据。

测量原理

SAT-500通过电量滴定法(终点电位差检测)测量氯化物的含量, 并计算盐分浓度。当电解银线(SAT-AG)和银电极(AG-111)之间有电流流过时, 溶出的银离子很容易与样品中的氯离子结合产生白色的氯化物沉淀。 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$ 因此, 样品中氯化物的含量可以通过电解消除氯离子所需的电量(电流 \times 时间)而定。

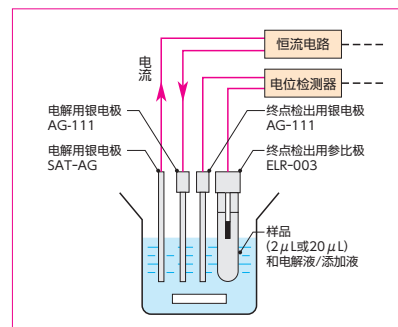

SAT-500用非常稳定的恒定电流电解, 所以, 电量与时间成正比。换句话说, 氯化物含量可以通过测量时间求出。此外, 当氯离子消失并开始出现多余的银离子时, 由银电极(AG-111)和参比电极(ELR-003)灵敏检测

规格

测量方法	电量滴定法(终点电位差检测)	
显示	背光图形显示LCD(320 \times 240点) 日语/英语切换显示	
进样量	2、20、200 μ L和OTHER(1.9999 μ L)	
测量范围 (单位显示为%时)	注入2 μ L时 注入20 μ L时 注入200 μ L时 注入OTHER时	0.00~49.99% 检测下限2.0% 0.000~4.999% 检测下限0.2% 0.0000~0.4999% 检测下限0.02% 0.0000~99.99% (由校准液浓度而异)
浓度换算	NaCl/Cl ⁻ 切换	
浓度单位	% (W/V)、% (W/W)、mg/L、mol/L	
重复性	C.V.值为0.5%以下 (仅在使用20 μ L微量移液器测量1%NaCl标准液时)	
校正	根据进样量的相应NaCl标准液浓度自动校正1点	
启动测量方式	根据电位变化自动启动或通过START键手动启动	
打印机	集成热敏打印机	
数据存储部	300条数据(带备份)	
输出	RS-232C(可连接电脑或外部打印机)	
打使用温度范围	10~35 $^{\circ}$ C(不应有急剧的温度变化)	
电源	AC100~240V 50/60Hz	
功耗	最高约20VA	
外形尺寸/质量	本体:约190(W) \times 192(H) \times 385(D)mm/约3.3Kg 测量部:约110(W) \times 370(H) \times 220(D)mm/约1.1Kg	

标准附件

品名	货号	数量	品名	货号	数量
搅拌器ASSY	6877950K	1个	SAT用烧杯20mL	SAT-B20	1个
电极支架ASSY	6877940K	1个	搅拌器	SAT-SB	2个
银电极	AG-111	2个	打印机用纸(2卷) \times 1	—	1包
SAT用银线	SAT-AG	1个	电源线	118C025	1个
参比电极	ELR-003	1个	2P转换器	102A991	1个
电解液 SAT-1F1 500mL	143A373	1瓶	接地线	6545820K	1个
添加液 SAT-1G1 50mL	143A374	1瓶	使用说明书	145A474	1份
抛光液 SAT-1Z1 50mL	143A376	1瓶	简易使用说明书	145A475	1份
参比电极内部液 SAT-1E1 100mL	143A375	1个	微量移液器 \times 2	需指定	1个
			NaCl标准溶液 \times 3	需指定	1瓶

※1) 如额外需要打印机用纸, 请订购1包含有5卷打印机用纸的货号PAP-HCS。

※2) 仅附带一套移液器。

需在2 μ L(OSZ00018)、20 μ L(OSZ00021)、200 μ L(OSZ00024)中指定1个。

※3) 需指定10%NaCl标准溶液SAT-1A1(143A371)或1%NaCl标准溶液SAT-1A2(143A372)。

选配

●数据采集软件	G-LOG2	●RS-232C连接线(2m)	0GC00002
---------	--------	-----------------	----------

微量移液器部件

●2 μ L用	: 玻璃毛细管(100个装)OSZ00019, 更换部件套件OSZ00020
●20 μ L用	: 玻璃毛细管(100个装)OSZ00022, 更换部件套件OSZ00023
●200 μ L用	: 玻璃毛细管(100个装)OSZ00025, 更换部件套件OSZ00026

* 更换零件故障: 不锈钢活塞杆(2个20mL, 1个20 μ L/200 μ L), 2个O形圈, 1个旋钮环, 1个螺旋弹簧, 1个桶管(仅适用于20 μ L/200 μ L), 3个Teflon吸头(仅适用于200 μ L)



东亚DKK株式会社

海外营业本部
东亚DKK株式会社
日本东京都新宿区高田马场1丁目29-10,
邮编169-8648
Tel: + 81-3-3202-0225
Fax: + 81-3-3202-5685
E-mail: intsales@dkktoa.com



注意 操作本产品之前, 请仔细阅读说明书和手册。
如有任何问题, 请务必咨询东亚DKK株式会社的专业顾问。